



テ	イ	ツ	シ	ユ	カ	ル	チ	ヤ	ー	コ	ー	ナ	ー
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 販売再開

### 遠沈管ラバーアダプター 2 品種 販売再開のお知らせ

原料組成変更の為、一時出荷を停止していた「遠沈管ラバーアダプター」につきまして、  
まず 2 品種を販売再開致します。

1. 販売再開時期：2019年5月22日より販売再開

2. 販売再開対象製品：

品種コード	遠沈管ラバーアダプター	2018年総合カタ ログ掲載ページ
9330-050	遠沈管 50mL 用	99, 104
9362-025	遠沈管 Mini 用	99

※価格や入数などは変更ありません。

※100mL 遠沈管用アダプター(9355-100)については、販売開始の準備ができ次第、ご案内予定です。

3. 原材料の変更：

今までの原材料は、主成分であるアクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)の他、可塑剤としてフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)が含まれていましたが、フタル酸ビスは、2019年7月よりRoHS指令の対象物質に追加されるため、販売再開製品は、フタル酸ビスを含まない新原料へ変更しております。

主成分がNBRであることは変更ありません。

4. 注意事項：

次ページの 遠沈管ラバーアダプターをご使用頂く際の注意事項を、ご覧ください。

弊社 web カタログ中にも、情報を掲載しております。

2019年6月吉日

## ＜遠沈管ラバーアダプターをご使用頂く際の注意事項＞

遠沈管ラバーアダプターは、遠心機ローターとの組み合わせにより、必要に応じご使用ください。

遠沈管ラバーアダプターの許容遠心強度(参考値)は、下記になります。

※遠沈管本体の許容遠心強度(参考値)と、遠沈管ラバーアダプターの許容遠心強度(参考値)は、異なりますので、ご注意ください。

品種コード	品名	許容遠心強度 (参考値)
9362-025	遠沈管 Mini(25mL)用 遠心アダプター	1,800×g
9330-050	遠沈管 50mL 用 遠心アダプター	4,500×g
9355-100	遠沈管 100mL 用 遠心アダプター	3,000×g

9362-025 は、9330-050 と組み合わせてご使用頂く事も可能です。

※許容遠心強度について

遠心力はご使用になる遠心機のローターにより異なります。必ずご使用前に予備試験を行ってください。