


# AT1320マリネリ容器1L専用 マリネリバッグ

放射線測定の『縁の下の力持ち』  
マリネリ容器の汚れを防いで  
しっかり測定!

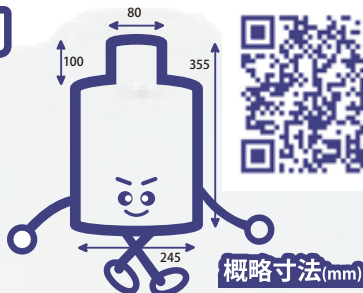

仕様	
材質	PE (ポリエチレン) LLDPE配合
薄さ	50μm
仕上げ	(風船・PE手袋)シール
廃棄	各自治体の廃棄方法に従ってください。
製造	日本製

使い捨てなのに、薄くて丈夫なシールで容器に密着するマリネリバッグ！  
専用なのに経済的なマリネリバッグで、スムーズ測定！  
(関谷理化株式会社)

意匠登録  
第1457125号

## マリネリリングを使えば、簡単装着！

※マリネリリングは別売

ホームページでは、動画で実際の作業を見る事ができます。



- マリネリ容器を用意したらマリネリバッグに手を通す。
- マリネリバッグの頭にマリネリリングをかぶせる。
- マリネリリングを押えながらマリネリバッグを逆にする。
- センサー突起部に合うようマリネリバッグを調整し、マリネリ容器の中へ。
- 最後にマリネリリングの紐を引き抜いて完了。
- バッグは上に行くほど広がっているので、折り返して試料の詰込みが出来ます♪

ここがポイント  
センサー突起部の高さにバッグを調節するときれいに入ります

### 価格

商品コード	品名	型式	入数	1枚当り単価	価格(円)
E63-128-950	マリネリバッグ	MB1L-AT100	100枚	120円	12,000
E63-128-960	1Lマリネリ容器AT専用内袋	MB1L-AT500	500枚	100円	50,000

※AT1320マリネリ容器専用の内袋のため、他の1Lマリネリ容器では使用できません。

### ※オプション

商品コード	品名	型式	価格(円)
E63-128-930	マリネリリング【マリリン】	MR-100	1,600
E63-128-080	シールクリッパー70 3個入(緑)	SK70-3	900

●マリネリリング【マリリン】は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。

●クリップは、素材はPA製医療器具としても使われるほどしっかりしています。冷凍庫でも使えます!(マイナス20℃まで)

ご用命はこちらまで

**SEKIYA** 関谷理化株式会社  
SINCE 1933  
製品に関するお問い合わせ  
http://www.sekiyrika.com  
0120-120-677  
E-mail: customer@sekiyrika.com

関谷理化 検索