


マリネリバッグ 2L用

放射線測定『縁の下の力持ち』

内袋があるのでフタいらず
クリップで留めればこぼれません!

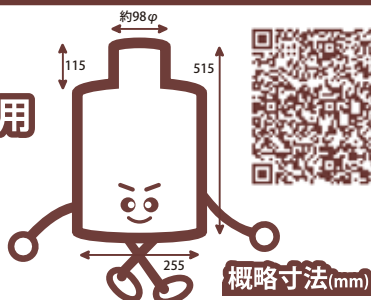

仕様	
材質	PE (ポリエチレン) LLDPE配合
薄さ	50μm
仕上げ	(風船・PE手袋)シール
廃棄	各自自治体の廃棄方法に従ってください。
製造	日本製

使い捨てなのに、薄くて丈夫なシールで、容器に密着するマリネリバッグ!

専用なのに経済的なマリネリバッグで、スムーズ測定!

(関谷理化株式会社)


意匠登録
第1457125号

マリネリングを使えば、簡単装着!


※マリネリングは別売

ホームページでは、動画で実際の作業を見る事ができます。


1 マリネリ容器を用意したらマリネリバッグに手を通す。

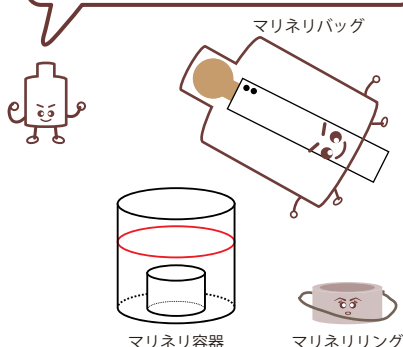


2 マリネリバッグの頭にマリネリングをかぶせる。

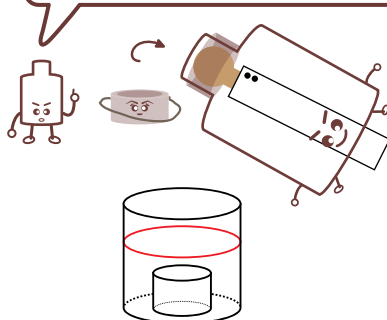


3 マリネリングを押えながらマリネリバッグを逆にする。

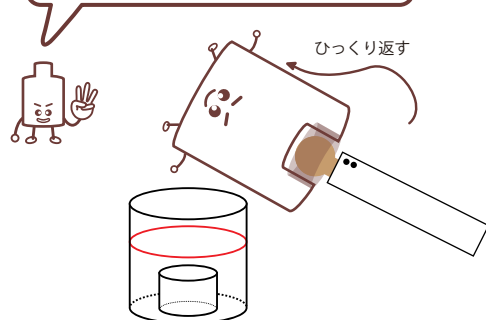


4 センサー突起部に合うようマリネリバッグを調整し、マリネリ容器の中へ。

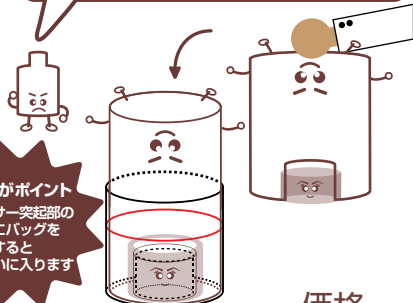

5 最後にマリネリングの紐を引き抜いて完了。

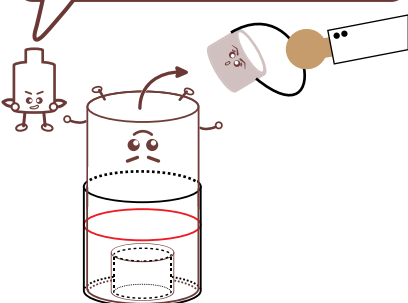

6 内袋をクリップで留めれば、持ち運びも安心♪

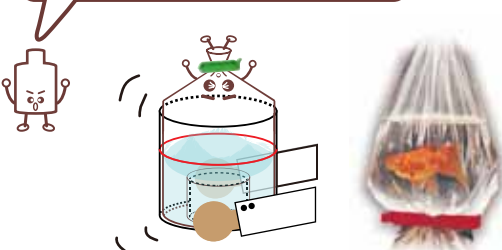

価格

商品コード	品名	型式	入数	1枚当り単価	価格(円)
E63-128-910	マリネリバッグ 2Lマリネリ容器専用内袋	MB2L-100	100枚	120円	12,000
E63-128-920		MB2L-500	500枚	100円	50,000

※オプション

商品コード	品名	型式	価格(円)
E63-128-930	マリネリング【マリリン】	MR-100	1,600
E63-128-080	シールクリッパー70 3個入(緑)	SK70-3	900

●マリネリング【マリリン】は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。

●クリップは、素材はPA製医療器具としても使われるほどしっかりしています。冷凍庫でも使えます!(マイナス20℃まで)

ご用命はこちらまで



SEKIYA

関谷理化株式会社

<http://www.sekiyarika.com>

製品に関するお問い合わせ

0120-120-677

E-mail: customer@sekiyarika.com

関谷理化

検索