


# マリネリバッグ

700mL用

放射線測定『縁の下の力持ち』

内袋があるのでフタいらず  
クリップで留めればこぼれません!

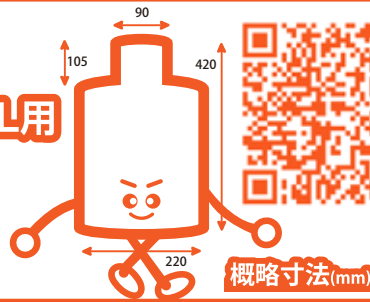

概略寸法(mm)



## 仕様

材質 : PE (ポリエチレン)  
LLDPE配合  
薄さ : 50 $\mu$ m  
仕上げ : (風船・PE手袋)シール  
廃棄 : 各自治体の廃棄方法に  
従ってください。  
製造 : 日本製

使い捨てなのに、薄くて丈夫なシールで、容器に密着するマリネリバッグ!

専用なのに経済的なマリネリバッグで、スムーズ測定!

(関谷理化株式会社)

意匠登録  
第1457125号




## マリネリングを使えば、簡単装着!


※マリネリングは別売

ホームページでは、動画で実際の作業を見る事ができます。


1 マリネリ容器を用意したら  
マリネリバッグに手を通す。

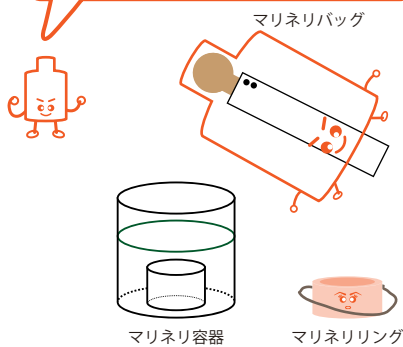


2 マリネリバッグの頭に  
マリネリングをかぶせる。

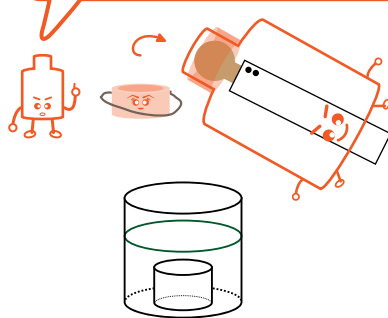


3 マリネリングを押えながら  
マリネリバッグを逆にする。

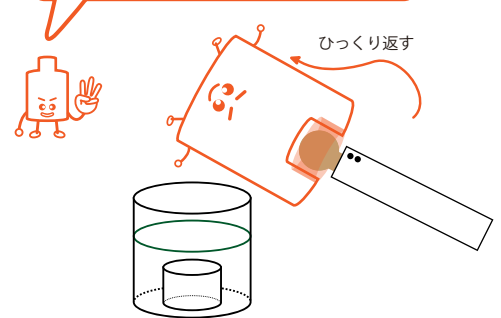


4 センサー突起部に合うよう  
マリネリバッグを調整し、  
マリネリ容器の中へ。

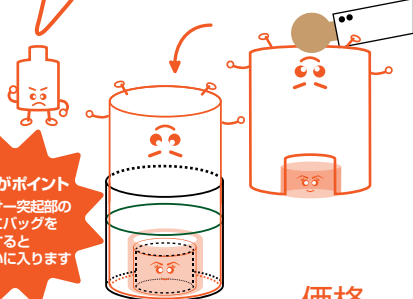

5 最後にマリネリングの  
紐を引き抜いて完了。

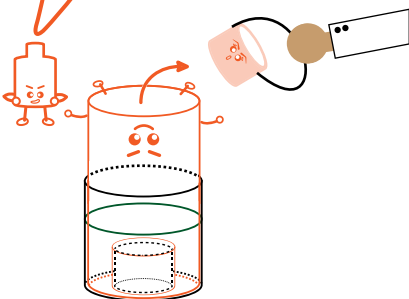

6 内袋をクリップで留めれば、  
持ち運びも安心♪

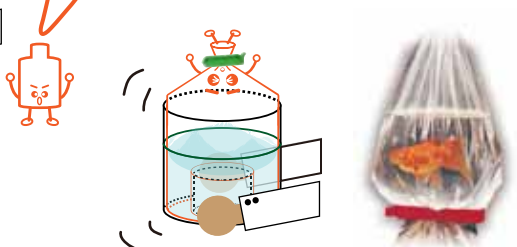

※クリップは別売

ここがポイント  
センサー突起部の  
高さにバッグを  
調節すると  
きれいに入ります

## 価格

商品コード	品名	型式	入数	1枚当り単価	価格(円)
E63-128-970	マリネリバッグ	MB07L-100	100枚	120円	12,000
E63-128-980	700mLマリネリ容器専用内袋	MB07L-500	500枚	100円	50,000

## ※オプション

商品コード	品名	型式	価格(円)
E63-128-930	マリネリング【マリリン】	MR-100	1,600
E63-128-080	シールクリッパー70 3個入(緑)	SK70-3	900



●マリネリング【マリリン】は、  
マリネリバッグを入れやすくする為に  
作られた、透明塩化ビニル管に  
取り出しやすく紐が取付られた物です。



●クリップは、素材はPA製  
医療器具としても使われるほど  
しっかりしています。冷凍庫でも  
使えます!(マイナス20℃まで)

ご用命はこちらまで



SEKIYA

関谷理化株式会社

http://www.sekiyarika.com

SINCE 1933  
製品に関するお問い合わせ

0120-120-677

E-mail: customer@sekiyarika.com

関谷理化

検索